

# 解剖学分野向けサージカルトレーニング用固定液

## Thiel法固定液



Thiel法液は、サージカルトレーニング用に開発された固定液です。生体に近い状態で固定するため、Thiel法による解剖体固定法液を札幌の工場にて適正な監視の基に調整生産されています。札幌生産で流通コストのカットしています。近年では状例の多いカビによる損壊や腐敗が起こらない技術を弊社独自であります。幾箇所施設で採用実績があります。ご採用のご検討をお願いいたします。

### 〔組成・性状〕

本品は、無色透明の液で、尚、寒冷時には混濁することがあります。

#### 製品構成例

プロピレングリコール

亜硫酸ナトリウム

硝酸アンモニウム

硝酸カリウム

4-クロロ-3-メチルフェノール

ホウ酸

エタノール（免税品等）、ホルマリン、モルホリンは含まれていませんので、別に購入し適応箇所に準じて追加し混合して下さい。

ロットに応じて調薬も致します。この際でも、既存品より格段に安くまた状態が良く固定が出来ます。

アルコール販売業の許可もありますので、免税品や製剤(混合)も扱いがあります。モルホリンは試薬と比べ格段に安い一斗缶入りの物も常時在ります



製品荷姿写真

### 〔適応〕

Thiel法による解剖体固定法液の目的に使用頂けます。

### 〔取扱い上の注意〕

1. 本品は、刺激性物質や有害性物質が含まれています。
2. 取扱い作業所には局所排気装置を設け、換気には充分留意して、ガスの吸入を防いで下さい。
3. 取扱い時には、ガスマスク・眼鏡・手袋等の防護具を着用して下さい。
4. 容器から出し入れするときはこぼれないように注意して下さい。
5. 熱源・火花・炎から隔離して取扱って下さい。
6. 誤って下記事故に遭遇した場合には、応急処置をして速やかに専門の医師の診察を受けて下さい。
  - \* 飲み込んだ場合は、牛乳（又は水）を飲み希釈して下さい。
  - \* ガス（蒸気）を吸い込んだ場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動して、保温・安静に努めて下さい。
  - \* 目に入った場合には、直ちに多量のきれいな水で洗い流して下さい。
  - \* 皮膚に触れた場合には、直ちに汚染された衣服や靴を脱ぎ、接触部を石鹼水と多量の水で洗い流して下さい。
7. 貯蔵される場合は、密栓して高温を避け、部外者が持ち出す、子供が悪戯する等がない様に施錠して、換気のある乾燥した冷暗所で保管して下さい。

### 〔容量、荷姿〕

「Thiel法液」20L キュービテナー（コック付き）での販売。

製造販売元



有限会社川尻工業

理化学技術課 官庁公共システムグループ

〒003-0835 札幌市白石区北郷5条4丁目10番13号

電話 011-875-3172 FAX 011-875-3181

詳しくはホームページで <http://www.kawajiri-kogyo.jp/>

仕様は性能向上のため予告なしに変更する事があります。同等の製品の許可無くしての、製造若しくは、販売及び購入行為は著作権及び意匠権の侵害となります。

偽造品・模倣品対策事業製品